

## Pelletizer 사용방법

### \* 실험 시작 시

- 기기 오른쪽 뚜껑을 연다.
- 필라멘트를 삽입한다.
- 정면 덮개를 열고 필라멘트가 톱니바퀴에 물리도록 필라멘트 위치를 조절한다.
- 톱니바퀴의 위아래 위치는 기기 상단 레버를 눌러 조절한다.
- 이때, 톱니바퀴에 손이 베이지 않도록 장갑을 착용한다.
- 덮개를 닫고 왼편의 빨간색 버튼을 눌러 기기를 작동시킨다.
- 필라멘트가 잘리지 않는다면 왼편 위/아래 버튼을 통해 속도를 조절한다.
- 사출구를 통해 펠렛이 빠져나오지 않으면 사출구 덮개를 열고 손으로 빼낸다.

### \* 실험 완료 시

- 영킴 현상이 발생하여 톱니가 돌아가지 않는 경우 자동으로 기기가 멈춘다.
- 빨간색 버튼을 눌러 실험을 종료한다.